



S6 HiClear 气溶胶核酸清除剂使用说明书

产品名称	单位	货号
S6 HiClear 气溶胶核酸清除剂	250ml	S62020-NCS-01

【储存条件】

常温(15 ~ 25°C)保存和运输。

【外观颜色】

粉紫色。

【产品简介】

S6 HiClear 气溶胶核酸清除剂是一种无毒喷洒试剂，可在短时间内可以消除各种实验耗材、工作台面以及环境空气中 DNA/RNA 的污染，能够降解核酸至灵敏 PCR 不能检出的水平。用于清除仪器，设备，实验台面等表面的核酸污染，同时也能清除空气气溶胶中的核酸，达到彻底消除实验操作环境核酸污染的效果。

【使用方法】

1. 将本产品直接喷洒于仪器或台面，待液体干后(约 5 min)，用干净的酒精棉球或干净的湿巾擦净设备或台面，适用于桌面、超净台面、移液器、电泳槽、离心机等表面清洁，去除核酸对实验环境的污染。
2. 本产品可直接喷洒于一次性手套、实验耗材（如离心管、枪头盒、平皿等）上去除可能的核酸污染。
3. 本品还可以用于空气气溶胶的核酸清除。

【注意事项】

喷瓶的开关是可以自主调节的，不用时应处于 off (喷洒关闭) 状态，使用时调节到 on (可以喷洒) 状态，注意不要对着皮肤，眼睛等部位进行喷洒。

Science Tool
Science Tool

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。

网址: www.scintol.cn

热线电话: 17326982853

QQ: 3353846966

北京市昌平区生命科学园北清创意园

010-56545018